

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta elektrotechnická
Katedra teorie obvodů

Konstrukce fotopletysmografu

Návod k laboratorní úloze z předmětu
BAM31LET Lékařská technika

Zdeněk Horčík, Jan Havlík

25. října 2018

1 Úkol cvičení

Z připravených součástek a plošného spoje zkonstruujte fotopletysmograf, zapojení oživte a ověřte jeho funkci. Diskutujte, jak zapojení funguje.

2 Postup práce

1. Nácvik pájení

Co nejlépe připájejte do desky univerzálního plošného spoje předložený integrovaný obvod a pasivní součástky. Dbejte na správné prohřátí spojů, dle potřeby na očištění vývodů součástek. U dobré provedeného spoje rozteklý cín smáčel všechny povrchy, vzlínal po nich, pokrývá celý obvod vývodů a po vychladnutí je povrch hladký a lesklý.

Při práci se vystřídají všichni členové skupiny! Po schválení kvality pájených spojů lze přistoupit k osazení desky fotopletysmografu.

2. Sestavení fotopletysmografu


Z připravených součástek a plošného spoje sestavte fotopletysmograf. Schéma zapojení a osazovací plán jsou uvedeny na obrázcích 1 a 2. Rezistory R8 a R9 jsou voleny podle typu piezoměniče a požadované hlasitosti výstupního signálu, obvykle $R8 = 22\text{ k}\Omega$ a R9 není osazen.

Body M1 až M3 jsou měřicí body pro osciloskop (M2 je zemní svorka), A1 až A3 slouží pro nastavení zesílení zkratovací propojkou (tzv. jumperem), možné varianty jsou neosazená, osazená mezi A1-A2 a osazená mezi A2-A3. Pro M1 až M3 použijte kontaktní lištu o délce 5 kontaktů s odstraněným 2. a 4. kolíčkem.


Podélné výřezy kolem LED a fotodiody slouží pro připevnění konstrukce volitelné světelné zábrany. Dvojice kontaktních plošek na přívodech napájení a GND slouží pro vytvoření můstků cca $5 \times 5\text{ mm}$ ze zapojovacího drátku (výborně se hodí zbytek vývodu LED) pro snadné a spolehlivé zachycení háčků nebo krokodýlků přívodních vodičů.

3. Diskuse

Diskutujte funkci fotopletysmografu.

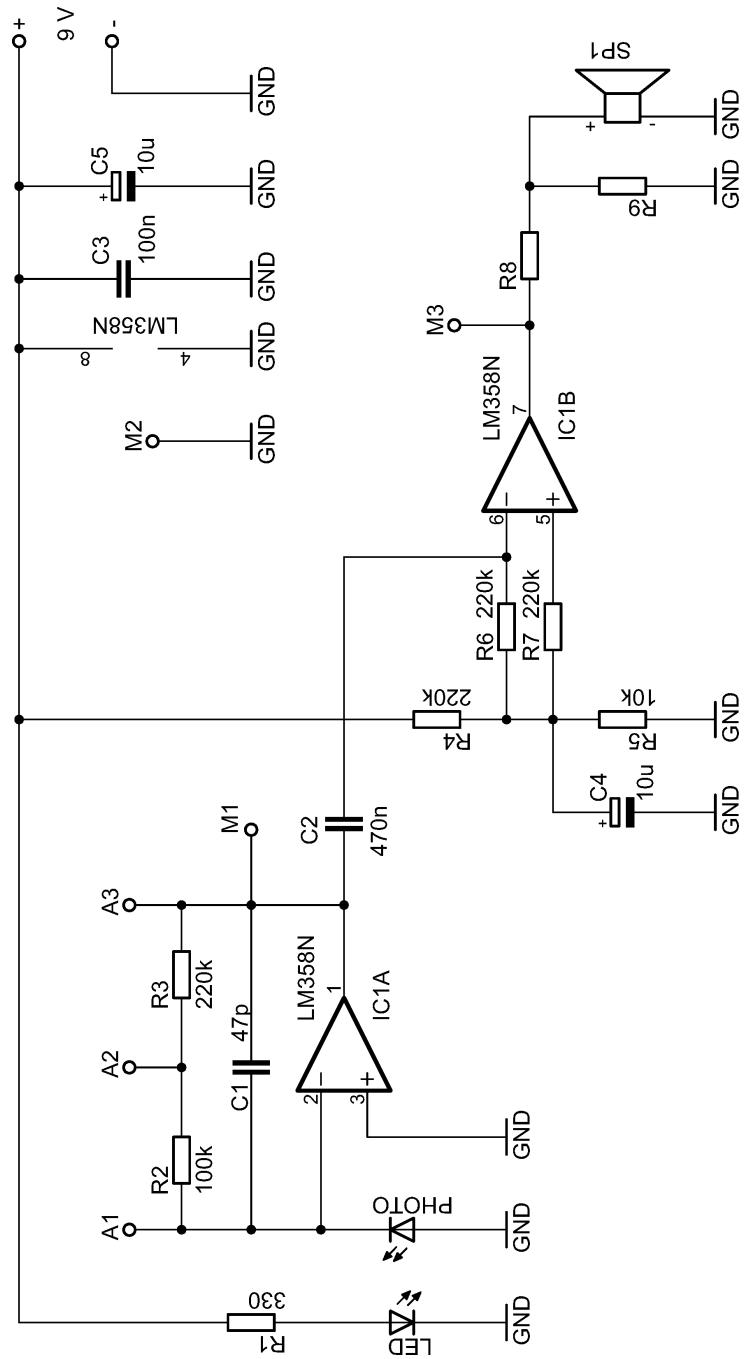

Obrázek 1: Schéma zapojení

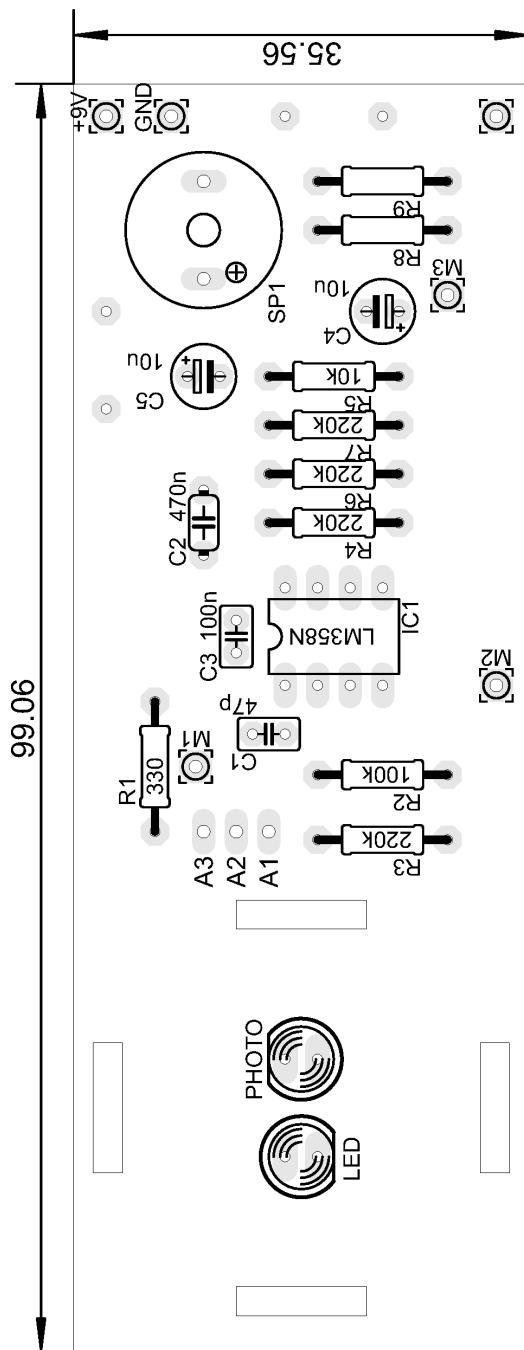

Obrázek 2: Osazovací plán